

Title:	How to use the Plate Presence Sensor	ID:	
		<i>0140</i>	
Date in:	Response:	Model:	Author:
<i>2005-12-01</i>	<i>2005-12-01</i>	-	<i>CMa</i>

Q:

Front Shovel Sensor funktioniert in der neuen Version nicht mehr wie vorher (RD 1808), Eine Beschreibung der Routine wird benötigt.

A:

Das 1808 (Plate Presence Sensor) ist stark vereinfacht da jetzt das Sensorsignal durchgeschlauft ist.

Das Signal ist gültig, wenn alle Achsen (ausser dem Lifter) stehen und Du im BCR Modus bist (1910). Zum Lesen fährst Du einfach bei gesetztem 1910 mittels DM0 und DM5 auf die gewünschte Position. Wenn das Ready '1' wird, kannst Du den 1808 lesen.