

<b>Title:</b>	<b>How to read Bar Codes BCR at the Transfer Station</b>			<b>ID:</b>
				0136
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2005-12-01	2005-12-01	-	C <i>Ma</i>	

**Q:**

Ich warte dann auf die Befehlsliste fürs Barcodelesen (Carousel und Transfer Station) diese Punkte habe ich in die offizielle Pendenzenliste aufgenommen.

**A:**

Zum Lesen des BCs auf der x-fer Station muss Du das 1714 aktivieren. Der Handler bleibt dann bei der x-fer Station mit gesetztem Ready stehen. Wenn Du den BC gelesen hast, kannst Du mit ST 1902 den Zugriff fortsetzen.