

Title:	Handshake Mode 1610			ID:
				0356
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2010-04-21	2010-04-21		CMa	

Q:

wir benötigen die Schritte:

- Platte rausbringen
- Schaufel runter
- Schaufel hoch
- Schaufel rein
- Schaufel raus
- Platte reinbringen

Wir haben vor die Platte mit Hilfe eines Roboterarms draußen zu greifen und dann in ein Messgerät zu legen. Aus diesem Grund muss die Schaufel längere Zeit draußen warten.

A:

Ist möglich - allerdings ist der Weg nicht ganz stubenrein, will heißen Hardwarecrashes sind nicht abgesichert. Was "sauber" möglich ist, ist der Handshake Mode. Hier fährt die Schaufel raus, Ready wird '1' und fährt erst weiter nach einem 1902. Dabei einmalig ST 1610 nach Kaltstart senden (aktiviert Handshake Mode). Bei ausgestreckter Schaufel mit ST 1902 weitermachen.

Vor Update Backup mit Uploader. Bitten *nur* Standard Comport benutzen, *kein* USB to Serial Converter.