

Title:	Error E1			ID:
				<i>0099</i>
Date in:	Response:	Model:	Author:	
<i>2003-06-11</i>	<i>2003-06-11</i>	<i>STX40</i>	<i>CMa</i>	

Q:

Pourriez-vous me dire quelle est la signification de l'erreur E1 lorsqu'elle est retournée par le Stx.

J'aurais également besoin de la référence de la peinture que vous utilisez.

A:

"E1" is an invalid command.

Very often "E1" is returned when someone did not open communication ("CR").