

Title:	LPX LPR Controller Module Access with UCI	ID:	
		0073	
Date in:	Response:	Model:	Author:
2008-12-01	2008-12-01	STX1000	CMa

STX1000-DF Expansion Valves Sequence

Das STX1000-DF K hlaggregat hat zwei Expansionsventile und somit auch zwei F hler. Die Reihenfolge der F hler ist dabei so, dass in der Flussrichtung erst der Main- und dann der Bypass-F hler angeordnet ist. Der F hler unmittelbar hinter den beiden kleinen 24V Netzteilen muss auf das linke (Main-) Expansionsventil gehen. Der F hler auf der Erkerseite geht auf das rechte (Bypass-) Expansionsventil.

